

Biogal Galed Labs

Micropipeta Biogal
Para kits ImmunoComb



•• **Pequeno no tamanho, grande na eficiência.**

Com um tamanho ideal de 13 cm, a pipeta Biogal oferece um rápido e prático trabalho em seu laboratório ou clínica.

•• **Moderno e acessível.**

Preciso e eficiente.

•• **Botão de pipetagem com dois estágios.**

Garante precisão até a última gota.

•• **Design cônico inteligente.**

Permite o encaixe perfeito de uma ponteira de 10 µL.


Sr. No. : 1234567



www.biogal.co.il

Biogal Galed Labs

TÉCNICA DE PIPETAGEM

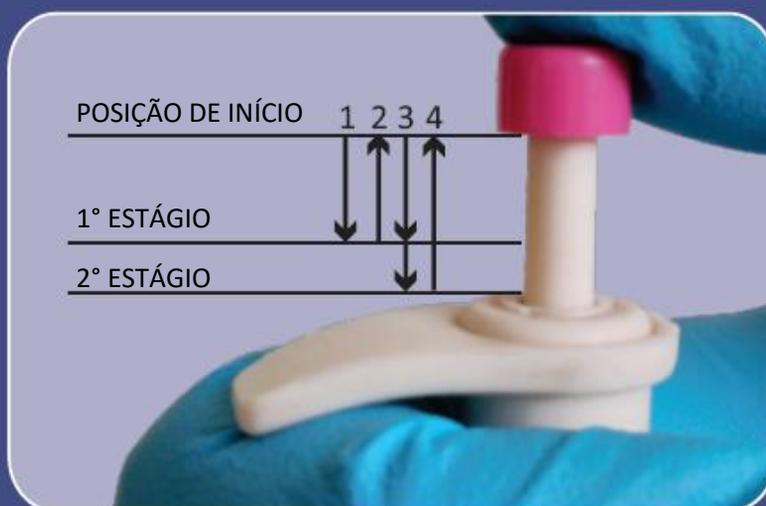

1. Pressione o botão de pipetagem até o 1° estágio
2. Insira a ponteira (que deve estar acoplada à pipeta) na solução à uma profundidade de aproximadamente 1 cm e, lentamente, solte o botão de pipetagem. Aguarde um momento e retire a pipeta da solução removendo o excesso aderido na parte externa da ponteira.
3. Dispense o líquido no local desejado pressionando gentilmente o botão de pipetagem no primeiro estágio. Após 1 segundo, pressione o botão novamente até o segundo estágio. Isto irá esvaziar completamente a ponteira. Remova a pipeta do local onde a solução foi aplicada deslizando a ponteira pela parede do poço/tubo/recipiente.
4. Retorne o botão de pipetagem para a posição inicial.